

## Overall mit Kragen (steril)

Merkmale des Overalls mit Kragen BioClean-D sind ein Frontreißverschluss mit Schutzabdeckung, Gummizüge am Rückenteil, an der Kapuze und den Arm-/Beinabschlüssen und Daumenschlaufen für einen sicheren Halt. Das antistatische, leichte und flusenarme CleanTough-Material bietet einen Tragekomfort und Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien.

\* Wenden Sie sich für Informationen über die jeweiligen Permeationszeiten von Zytostatika und weitere Empfehlungen an den Ansell-Kundendienst.

- Antistatisches, leichtes, flusenarmes CleanTough-Material
- Daumenschlaufen für einen sicheren Halt
- Reißverschluss mit wiederverschließbarer Schutzabdeckung
- Gummizüge am Rückenteil und an den Arm-/Beinabschlüssen



### Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Pharmazeutische Herstellung
- Herstellung von Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten



## TESTERGEBNISSE DER MATERIALLEISTUNG

TEST	ERGEBNIS	LEISTUNGSKLASSE
Abriebfestigkeit	10 to 100 cycles	1
Biegerisswiderstand	5,000 to 15,000 cycles	3
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	MD 55.5 N	3
Zugfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	CD 48 N	1
Zugfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	MD 97 N	2
Durchstichfestigkeit	8 N	1
Flüssigkeitspenetration - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	96.3%	3
Flüssigkeitsabweisung - 10 % NaOH	97.6%	3
Flüssigkeitsabweisung - o-Xylol	95.7%	2
Flüssigkeitsabweisung 1-Butanol	96.6%	3
Flüssigkeitspenetration - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0%	3
Flüssigkeitspenetration - 10 % NaOH	0%	3
Flüssigkeitspenetration - o-Xylol	0%	3
Flüssigkeitspenetration - 1-Butanol	0%	3
Nach innen gerichtete Leckage von Feinpartikel-Aerosolen <sup>1</sup>	Pass	N.z.
Penetrationsfestigkeit durch Spraytest <sup>1</sup>	Pass	N.z.
Nahtstärke <sup>2</sup>	70 N	2
Elektrostatische Halbwertszeit, t <sub>50</sub> (secs)	0.07	BESTANDEN

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed



# Overall mit Kragen BioClean-D S-BDCCT

## TESTERGEBNISSE DER PARTIKELABGABE

TEST	ERGEBNIS
Partikelabgabe (Helmke-Drum-Test)	$\geq 0,5 \text{ Qm (Zählungen/Min.)} < 2000$

## ERGEBNISSE ERMITTELT MIT DEM TESTVERFAHREN GEMÄSS ASTM 1790-05

MEDIKAMENT	Durchschnittliche Durchbruchzeit (DDZ), Minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Die Ergebnisse wurden unter Laborbedingungen von einem externen Testlabor erzielt.


## GRÖSSENTABELLE

S-BDCCT-S; Größe: S, Brustumfang: 84-92 cm (33"-36"), Größe: 164-170 cm (5'4"-5'6")  
 S-BDCCT-M; Größe: M, Brustumfang: 92-100 cm (36"-39"), Größe: 170-176 cm (5'6"-5'9")  
 S-BDCCT-L; Größe: L, Brustumfang: 100-108 cm (39"-42"), Größe: 176-182 cm (5'9"-6'0")  
 S-BDCCT-XL; Größe: XL, Brustumfang: 108-116 cm (42"-45"), Größe: 182-188 cm (6'0"-6'2")  
 S-BDCCT-XXL; Größe: XXL, Brustumfang: 116-124 cm (45"-48"), Größe: 188-194 cm (6'2"-6'4")  
 S-BDCCT-XXXL; Größe: XXXL, Brustumfang: 124-132 cm (48"-51"), Größe: 194-200 cm (6'4"-6'6")  
 S-BDCCT-XXXXL; Größe: XXXXL, Brustumfang: 132-140 cm (51"-54"), Größe: 200-206 cm (6'6"-6'8")  
 S-BDCCT-5XL; Größe: 5XL, Brustumfang: 140-148 cm (54"-57"), Größe: 206-212 cm (6'8"-6'10")  
 S-BDCCT-6XL; Größe: 6XL, Brustumfang: 148-156 cm (58"-61"), Größe: 212-218 cm (6'10"-6'12")  
 S-BDCCT-7XL; Größe: 7XL, Brustumfang: 156-164 cm (61"-64"), Größe: 218-224 cm (7'1"-7'3")

## BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Steriler Overall mit Kragen BioClean-D	Steriler Overall mit Kragen BioClean-D
S-BDCCT	NACHBESTELLUNGSNUMMER	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

## Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

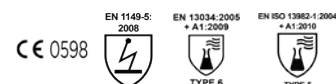

## Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
 Tel.: +603 8310 6688  
 Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
 US T: +1 800 800 0444  
 US F: +1 800 800 0445  
 CA T: +1 800 363 8340

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
 Tel.: +61 1800 337 041  
 Fax: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
 T: +44 1638 663338  
 F: +44 1638 668890



Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Für spezifische Daten einer Verwendung von Zytostatika-Schutzkleidung siehe Produktvalidierungspaket, oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Ansell. Zytostatika-Schutzkleidung muss speziell für die jeweils angewandte Chemikalie ausgewählt werden.

