

ClearKlens DE

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Desinfektionsmittel

VH29

Produktbeschreibung

ClearKlens DE ist ein Desinfektionsmittel für die Anwendung in Reinräumen der Pharmazeutischen und Medizinischen Herstellungsindustrie. Es basiert auf 70% Alkohol und 10 ppm Bitrex. **ClearKlens DE** ist 0,2µm gefiltert, bestrahlt und doppelt verpackt und wird als 900ml gebrauchsfertige Lösung geliefert.

Eigenschaften

- **ClearKlens DE** ist eine gebrauchsfertige Mischung von 70% Alkohol und 30% Wasser für Injektionen sowie 10ppm Bitrex
- **ClearKlens DE** eignet sich zur Desinfektion von Arbeitsoberflächen und Anlagen in Reinräumen
- Die Flasche, in der **ClearKlens DE** geliefert wird, hat durch eine spezielle Vorrichtung keinen Rückwärts-Sog, womit der Inhalt der Flasche gegen Kontamination während der Anwendung des Produktes geschützt ist
- **ClearKlens DE** wird 0,2µm gefiltert und Gamma-bestrahlt
- **ClearKlens DE** ist zweifach verpackt
- **ClearKlens DE** eignet sich als Spühanwendung

Vorteile

- gebrauchsfertig
- 0,2µm gefiltert
- Detex-Etikett zum Bestrahlungsnachweis
- Zweifach verpackt um den Transport in den Reinraum zu erleichtern
- geruchlos
- kein Verfärben
- geringe Toxizität
- breites Wirksamkeitsspektrum

Anwendungshinweise

ClearKlens DE eignet sich zur Sprüh- oder Wischanwendung.

Das Spray etwa 30 bis 40 cm von der zu behandelnden Oberfläche entfernt halten. Um eine komplette Benetzung sicherzustellen, direkt auf die Oberfläche sprühen.

Vor der Fortsetzung der Arbeiten ausreichende Nasskontaktzeiten ermöglichen. Die Düse nach Verwendung stets schließen.

Technische Daten

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (20°C):	6,0 – 9,0
Dichte (20°C):	0,872 – 0,896
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB):	1393g O ₂ /kg
Alkoholgehalt:	70%

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



ClearKlens DE

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde oder im geprüften Reinigungsmitteltanklager. Vor Sonnenlicht und extremen Temperaturen schützen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Materialverträglichkeit

ClearKlens DE kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gängigen Materialien in der Pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden. Im Zweifel ist es empfehlenswert, die Verträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung zu testen.

Mikrobiologische Daten

ClearKlens DE weist in den umfassenden Tests gemäß EN 1276, EN 1650 und EN 13697 ein breites Wirksamkeitsspektrum gegen Gram-positive sowie Gram-negative Bakterien, Hefen und Pilze auf.

**Diversey Deutschland GmbH & Co.
oHG**

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com