

ClearKlens Tego 2000 SS

Steriles, gebrauchsfertiges, amphoterer Desinfektionsmittel

VH25S

Produktbeschreibung

ClearKlens Tego® 2000 SS ist ein gebrauchsfertiges, oberflächenaktives, amphoterer Desinfektionsmittel. Es wird in einer 900ml Sprayflasche geliefert.

Eigenschaften

- **ClearKlens Tego® 2000 SS** eignet sich für die Desinfektion von Wänden, Fußböden, Decken und Einrichtungen in den Reinräumen der Pharmazeutischen und Medizinischen Herstellungsindustrie
- Die 900ml-Sprayflasche, in der **ClearKlens Tego® 2000 SS** geliefert wird hat durch eine spezielle Vorrichtung keinen Rückwärts-Sog, womit der Inhalt der Flasche gegen Kontamination während der Anwendung des Produktes geschützt ist
- **ClearKlens Tego® 2000 SS** wird 0,2µm gefiltert und aseptisch abgefüllt
- **ClearKlens Tego® 2000 SS** ist zweifach verpackt um den Transport in den Reinraum zu erleichtern

Tego® 2000 ist eine registrierte Marke der Degussa AG Deutschland

Vorteile

- breites Wirksamkeitsspektrum
- kein Verfärben
- geruchlos
- geringe Toxizität
- 0,2µm gefiltert
- steril abgefüllt und doppelt verpackt

Anwendungshinweise

ClearKlens Tego® 2000 SS ist vorgesehen für Wisch- und Sprühanwendungen.

Das Spray etwa 30 bis 40 cm von der zu behandelnden Oberfläche entfernt halten. Um eine komplette Benetzung sicherzustellen, direkt auf die Oberfläche sprühen. Vor der Fortsetzung der Arbeiten ausreichende Nasskontaktzeiten ermöglichen. Die Düse nach Verwendung stets schließen.

Technische Daten

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Relative Dichte (20°C):	1,000
pH-Wert (20°C):	7,8
pH (1% Lösung):	9,2
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB):	4g O ₂ /kg
Biochem. Sauerstoffbedarf (BAB):	<0,1 g O ₂ /kg
Stickstoffgehalt (N):	0,19 g/kg
Phosphorgehalt (P):	-

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



ClearKlens Tego 2000 SS

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde oder im geprüften Reinigungsmitteltanklager. Vor Sonnenlicht und extremen Temperaturen schützen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Materialverträglichkeit

ClearKlens Tego® 2000 SS kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gängigen Materialien in der Pharmazeutischen und Medizinischen Industrie eingesetzt werden. Im Zweifel ist es empfehlenswert, die Verträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung zu testen.

Mikrobiologische Daten

ClearKlens Tego 2000® SS weist gemäß EN 1276 ein breites Wirksamkeitsspektrum gegen gram-positive und gram-negative Bakterien auf.

**Diversey Deutschland GmbH & Co.
oHG**

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com