

Contec Einfache Lösungen für komplexe Probleme

Contec ProChlor

Stabilisierte Hypochlorsäure mit destilliertem Wasser vermischt

Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in unter einer Minute zu 100 % abtötet.

Contec ProChlor ist eine patentierte Mischung aus Hypochlorsäure und destilliertem Wasser, die gebrauchsfertig geliefert wird und gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen, Viren und Sporen wirksam ist.

Das Produkt wurde unter Laminarströmung der Klasse A in einer Umgebung der Klasse B auf 0,2 Mikrometer steril filtriert, abgefüllt und verpackt.

Das Produkt wird doppelt verpackt geliefert und kann so sehr einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.

Es wird entweder als Zerstäuberflasche für kleine Bereiche oder als 5L-Behälter mit Deckel für größere Volumen geliefert.



Merkmal

Log 6 töten Bacillus subtilis in 60 Sek. ab

Sterile Version verfügbar

Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tenside

Keine Gefahrenklasse

Zerstäuberflasche kann auf Strahl oder Zerstäuber eingestellt werden

Doppelt verpackt in linear aufreißbarer Verpackung

Korrosionsfest

Vorteil

Schnell wirkend und spart so Zeit bei der Biodekontamination

Steriles Produkt eignet sich für den Einsatz in Reinräumen der Klassen A und B

Sehr wenig Rückstände, wodurch Zeit bei der Entfernung von Rückständen eingespart wird

Gute Eignung für den Nutzer, da kein starker Geruch besteht

Persönliche Schutzausrüstung wird nicht benötigt

Sonderentsorgung ist nicht nötig

Eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung

Jeder Beutel lässt sich selbst mit Handschuhen leicht öffnen.

Ermöglicht eine Transferdesinfektion im Reinraum.

Kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden



Spezifikation

2000 ppm Hypochlorsäure in destilliertem Wasser

Gebrauchsfertig mit einer Haltbarkeitsdauer von 18 Monaten

In einem Reinraum der Klasse A auf 0,2 Mikrometer filtriert

Doppelt verpackt in linear aufreißbaren Polyethylen-Beuteln.

Zerstäuberflasche mit Strahl- oder Zerstäuberoption

Gehörigen Analysezertifikate und Sterilität sind für jede Charge erhältlich.

Die vollständigen Begleitdokumente, einschließlich Angaben zur Wirksamkeit, sind auf Anfrage erhältlich.



Wirksamkeit

Test	Beschreibung	Keim-reduktion	Zeit	Test	Beschreibung	Keim-reduktion	Zeit
EN1276	<i>E. hirae</i>	> log 7	1 min.	EN13704	<i>C. albicans</i>	> log 4	1 min.
EN1276	<i>S. aureus</i>	> log 7	1 min.	EN13704	<i>C. difficile</i>	> log 6	1 min.
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	> log 7	1 min.	EN13704	<i>B. subtilis</i>	> log 6	1 min.
EN1276	<i>E. coli</i>	> log 7	1 min.	EN13704	<i>B. pumilis</i>	> 3,88	1 min.
EN14476	Poliovirus	4,33	30 Sek.	EN13704	<i>B. cereus</i>	> 3,24	1 min.
EN14476	Adenovirus	4,67	30 Sek.	EN13704	<i>P. gluconolyticus*</i>	> 3,12	1 min.
EN1650	<i>A. niger</i> (<i>Brasiliensis</i>)	> log 4	1 min.	EN13697 (Edelstahl)	<i>B. subtilis</i>	> log 6	1 min.

* Eigenisolat

Produktanwendung

Gebrauchsfertig, wodurch es direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden kann und eine gute Flächenabdeckung erzielt. Nutzen Sie zur optimalen Kontaminierungskontrolle ein geeignetes Wischtuch oder einen Mopp für Reinräume und eine der empfohlenen Wischtechniken. Warten Sie die benötigte Kontaktzeit ab und wischen Sie anschließend trocken. Contec ProChlor ist rückstandsarm, sollte jedoch dennoch Rückständen auftreten, können diese leicht mit Wasser oder Alkohol entfernt werden.

Bestellangaben

Teile-Nr.	Beschreibung	Verpackung
SBT102PC	Contec <i>Steriles</i> ProChlor Zerstäuberflasche	6 x 1L
SBT102PC	Contec <i>Steriles</i> ProChlor mit Deckel	2 x 5L
FBT102PC	Contec ProChlor 1 L-Zerstäuberflasche	6 x 1 L
FBC502PC	Contec ProChlor 5 L mit Deckel	2 x 5 L

Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor Gebrauch immer zuerst das Etikett und die Produktinformationen.



info@contecinc.com
www.contecinc.com