

Contec HydroPure

Stabilisiertes 6%iges Wasserstoffperoxid

Contec HydroPure ist eine Mischung aus 6% Wasserstoffperoxid und Wasser für Injektionszwecke oder gereinigtes Wasser. Contec HydroPure ist gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen wirksam, hinterlässt nur wenig bis keine Rückstände, und besitzt einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als 0,25 EU/ml, wodurch es ideal für Produktkontaktbereichen geeignet ist.

Contec HydroPure wird in einer Umgebung Klasse A auf 0,2 Mikrometer filtriert und abgefüllt. Das sterile Produkt wird dann in vorbestrahlte Komponenten abgefüllt.

Das Produkt wird dreifach oder doppelt verpackt in linear aufreißbarer Verpackung und kann so sehr einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden. Es wird entweder als 1L Zerstäuberflasche für kleine Bereiche oder als 1L oder 5L-Behälter mit Deckel für größere Volumen geliefert.



MERKMALE	VORTEILE
Wasserstoffperoxid zerfällt zu Wasser und Sauerstoff	Rückstandsarm und so für produktberührende Bereiche geeignet
Der garantierte Endotoxingehalt liegt bei weniger als 0,25 EU/ml	Wodurch es ideal für Produktkontaktbereichen geeignet ist
Unter Luftstrom der Klasse A und in einem Reinraum der Klasse B auf 0,2 Mikrometer gefiltert	Achten Sie darauf, dass das Produkt frei von Kontaminationen und Partikeln ist
Die sporizide Wirkung tritt nach 15 Min. ein	Ausreichende sporizide Wirkung für einen Bereich der Klasse A/B
Sterile Version verfügbar	Eignet sich für den Einsatz in Reinräumen der Klassen A und B
Zerstäuberflasche kann auf Strahl oder Zerstäuber eingestellt werden	große Tröpfchengröße reduziert das Inhalationsrisiko und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Dreifach/Doppelt verpackt in linear aufreißbarer Verpackung	Ermöglicht eine Transferdesinfektion in Isolatoren und RABS
Als nicht korrosiv klassifiziert	kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden

Um weitere Informationen oder Proben anzufordern, schreiben Sie bitte eine E-Mail an infoeu@contecinc.com oder wenden Sie sich telefonisch an +33 (0)2 97 43 76 98.

Copyright © 2018 Contec, Inc. All rights reserved.

Contec
Vannes Cedex
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050



Steriles HydroPure Spezifizierungen

- 1L – 6%iges Wasserstoffperoxid in Wasser für Injektionszwecke
- 5L – 6%iges Wasserstoffperoxid in destilliertem Wasser
- Weniger als 0,25 EU/ml
- Gebrauchsfertig mit einer Haltbarkeitsdauer von 2 Jahren
- In einer Umgebung Klasse A auf 0,2 Mikrometer filtriert und abgefüllt, und wird dann in vorbestrahlte Komponenten abgefüllt.
- 1L dreifach verpackt in linear aufreißbaren Polyethylen-Beuteln
- 5L doppelt verpackt in linear aufreißbaren Polyethylen-Beuteln

Contec HydroPure Spezifizierungen

- 1L und 5L – 6%iges Wasserstoffperoxid in destilliertem Wasser
- Weniger als 0,25 EU/ml
- Gebrauchsfertig mit einer Haltbarkeitsdauer von 2 Jahren für
- In einem Reinraum der Klasse B auf 0,2 Mikrometer filtriert
- Doppelt verpackt in linear aufreißbaren Polyethylen-Beuteln

Analysezertifikate für jede Charge. Die vollständigen Begleitdokumente, einschließlich Angaben zur Wirksamkeit, sind auf Anfrage erhältlich.

Wirksamkeit

Test	Beschreibung	Log-Stufen	Zeit	Test	Beschreibung	Log-Stufen	Zeit
EN1276	<i>E. hirae</i>	> 5.3	5 min	EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	> 4.0	15 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	> 5.4	5 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	> 3.0	15 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	> 5.3	5 min	EN13697	<i>B. subtilis</i>	> 3.0	15 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>5.3	5 min	EN16615	<i>A. brasiliensis</i>	4.29 test area 1	2 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.3	15 min	EN16615	<i>B. subtilis</i>	3.18 test area 1	2 min

Produktanwendung

Das Produkt ist gebrauchsfertig, wodurch es direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden kann und eine gute Flächenabdeckung erzielt. Entfernen Sie Kontaminanten mithilfe eines geeigneten Reinraum-Wischtuchs mit einer empfohlenen Wischtechnik von der Oberfläche, um eine optimale Kontaminationskontrolle zu erzielen. Warten Sie die benötigte Kontaktzeit ab und wischen Sie anschließend trocken. Contec HydroPure ist rückstandsarm, wodurch die Phase für die Entfernung von Rückständen mit Alkohol oder Wasser wegfällt.

Teile-Nr.	Beschreibung	Verpackung
SBT16HP	Contec Sterile HydroPure 1 l-Zerstäuberflasche	6 x 1L
SBC16HP	Contec Sterile HydroPure 1 l mit Deckel	6 x 1L
SBC56HP	Contec Sterile HydroPure 5 l mit Deckel	2 x 5L
FBT16HP	Contec HydroPure 1 l-Zerstäuberflasche	6 x 1L
FBC16HP	Contec HydroPure 1 l mit Deckel	6 x 1L
FBC56HP	Contec HydroPure 5 l mit Deckel	2 x 5L

Verwenden Sie Biocide sicher. Lesen Sie vor Gebrauch immer zuerst das Etikett und die Produktinformationen.